

GAM

Pour 1 litre de GAM:

10 g de peptone.

3 g de soybean peptone.

10 g de proteose peptone.

13 g de digest serum powder.

5 g de yeast extract.

2,2 g de meat extract.

1,2 g de liver extract.

3 g de glucose.

2.5 g de dipotassium phosphate.

3 g de NaCl.

5 g de soluble starch.

0,3 g de L-cysteine-HCl.

0,3 g de sodium thioglycolate.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour GAM-agar:

Ajouter 12g d'agar par litre.

Pour GAM-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.