

High Tryptone Cytophaga (HTC)

Pour 1 litre de GM17:

4 g de tryptone.

0,5 g d'extrait de levure.

0,5 g d'extrait de boeuf.

0,2 g de sodium acetate.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

pH 7.3.

Autoclaver.

Ajouter 3 mM de $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ stérile et 10 mM de $CaCl_2$ stérile

Pour HTC solide:

Ajouter 5g de gelrite par litre.