

## TYG (Tryptone Yeast Glucose)

Pour 1 litre de TYG:

5 g de Tryptone.

3 g d'extrait de levure.

5 g de glucose.

0,247 g de  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ .

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour TYG-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour TYG-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 22 janvier 2011