

Recette de milieu de culture

Halobacterium broth (Halo)

Détails

Pour 1 litre de Halo:

250 g de NaCl.

20 g de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

3 g de trisodium citrate $2\text{H}_2\text{O}$.

2 g de KCl.

5 g de yeast extract.

5 g de casamino acids.

2 g de L-arginine.

50 ml de Tris-HCl, 1M, pH7,4.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour Halo-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre de milieu dilué 20%.

Autoclaver.

Dernières modifications le 3 février 2011