

Recette de milieu de culture

3% NaCl

Détails

Pour 1 litre de 3% NaCl:

10 g de polypeptone.

5 g d'extrait de boeuf.

30 g de NaCl.

Ajuster le pH à 8,0 avec 1N NaOH.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour 3% NaCl-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour 3% NaCl-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 21 février 2011