

Recette de milieu de culture

TYA

Détails

Pour 1 litre de TYA:

6 g de Tryptone.

2 g d'extrait de levure.

3 g de Ammonium acetate.

0,2 g de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

0,01 g de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

Compléter a 1 litre avec de l'eau.

Autoclaver.

Ajouter 1% de glucose stérile et 3.7 mM de KH_2PO_4 .

Pour TYA-agar:

Ajouter 15 g d'agar par litre.

Pour TYA-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 25 février 2011