

Recette de milieu de culture

Serum dextrose agar (SDA)

Détails

Pour 1 litre de SDA:

33 g de Difco Tryptose blood agar base	ou	10 g de tryptose 3 g d'extrait de boeuf. 5 g de NaCl. 15 g d'Agar.
--	----	---

Compléter à 950 ml avec de l'eau.

Autoclaver.

Ajouter 50 ml de serum de cheval stérile.

Ajouter 20 ml de glucose 20% stérile.

Référence :

Corbel MJ, Thomas EL. 1980.

The Brucella-phages: their properties, characterization and applications. Booklet 2266, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Pinner, Middlesex, UK, 106 p

Dernières modifications le 24 février 2011